


Lab 850

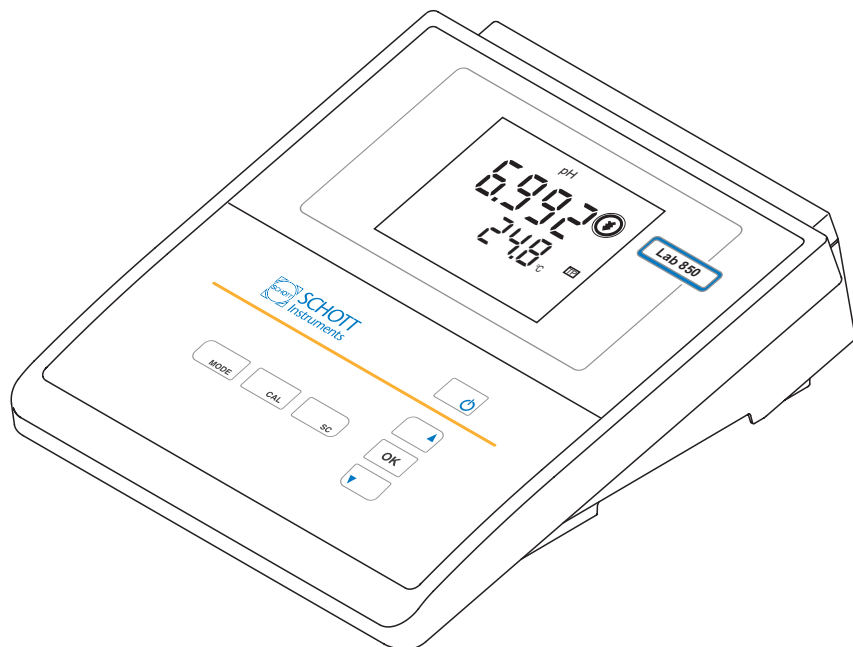

Medidor de pH de laboratorio

Actualidad al momento de la impresión

El permanente desarrollo garantizan la aplicación de técnicas de avanzada y el alto nivel de calidad de nuestros productos. De ello pueden resultar eventualmente discrepancias entre las presentes instrucciones de operación y su aparato. Tampoco podemos excluir completamente uno que otro error. Tenga, por lo tanto, comprensión si no se pueden deducir derechos jurídicos de los datos, figuras y textos descriptivos.

Garantía de indemnización

Por el aparato denominado asumimos la garantía por tres años a contar de la fecha de compra.

La garantía sobre el aparato cubre fallos de fabricación que se presenten dentro del período garantizado.

La garantía no incluye aquellos componentes recambiables durante el mantenimiento, por ejemplo, pilas.

El derecho de garantía comprende la reposición de las condiciones de funcionamiento del aparato, pero no la reivindicación de derechos a indemnización por daños y perjuicios. El derecho de garantía pierde su validez si el aparato es sometido al trato inobjetivo o es abierto en forma indebida.

Para poder establecer la obligación de garantía, envíenos el aparato con el comprobante de compra fechado, y franco de flete o con porte pagado.

Copyright

© 2006, SCHOTT Instruments
Reimpresión - aún parcial - sólo con la autorización expresa y por escrito de SCHOTT Instruments.
Printed in Germany.



**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

Wir erklären in alleiniger
Verantwortung, dass das
Produkt

We declare under our sole
responsibility that the
product

Nous déclarons sous notre
seule responsabilité que le
produit

**pH-Meter
Lab 850**

**pH meter
Lab 850**

**pH-mètre
Lab 850**

auf das sich diese Erklärung
bezieht, übereinstimmt mit
den Angaben im Kapitel

to which this declaration
relates is in conformity with
the specifications in the
chapter

auquel se réfère cette
déclaration est conforme aux
indications du chapitre

Technische Daten

pH-Meter Lab 850

30. Oktober 2005

**SCHOTT Instruments GmbH
Hattenbergstr. 10
D-55122 Mainz
Deutschland, Germany, Allemagne**

**30. Oktober, October 30, 30 octobre 2005
AGQSF 0000-A100-00/051030**

Lab 850 - Indice


1	Sumario	7
1.1	Teclado	8
1.2	Display	9
1.3	Conexiones varias	10
2	Seguridad	11
2.1	Uso específico	12
2.2	Observaciones generales de seguridad	12
3	Puesta en funcionamiento	15
3.1	Partes incluidas	15
3.2	Puesta en servicio por primera vez	15
3.2.1	Soporte Z865 (S4D)	16
4	Operación	17
4.1	Conectar el instrumento	17
4.2	Principio general del manejo del instrumento	18
4.2.1	Funciones diversas	18
4.2.2	Operación	18
4.3	Medir	19
4.3.1	Medir el valor pH	20
4.3.2	Medir el potencial Redox	21
4.4	Calibración	22
4.4.1	Intervalo de calibración (<i>Int.C</i>)	26
4.4.2	Calibración automática (<i>AutoCal</i>)	27
4.4.3	Llamar los datos de calibración	30
4.5	Configuración	31
4.5.1	Configuración del sistema	32
4.5.2	Configuración de mediciones	34
4.6	Refijar (reset)	38
4.6.1	Refijar los parámetros de calibración	38
4.6.2	Refijar todas las configuraciones	39
5	Mantenimiento, limpieza, eliminación de materiales residuales	41
5.1	Mantenimiento	41
5.1.1	Cambiar las pilas	41
5.2	Limpieza	42
5.3	Embalaje	42

5.4	Eliminación de materiales residuales	42
6	Diagnóstico y corrección de fallas	43
7	Especificaciones técnicas	47
7.1	Datos generales.	47
7.2	Rangos de medición, resolución, exactitud	49
8	Indices	51

1 Sumario

Con el medidor de pH Lab 850 Ud. puede efectuar mediciones del pH en forma rápida y fidedigna. El Lab 850 ofrece para todos los campos de aplicación máxima comodidad de empleo, confiabilidad y seguridad de medición.

Los probados procedimientos de calibración y la función especial de control de estabilidad (SC) le proporcionan ayuda adicional al trabajar con el medidor del pH.

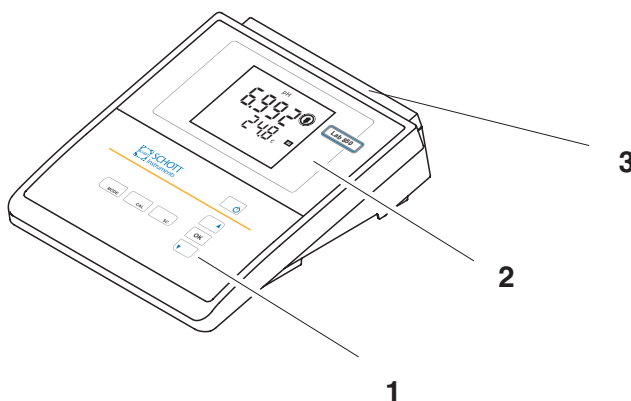

1	Teclado
2	Display
3	Conexiones varias



Observación

El instrumento puede ser adquirido como juego o conjunto de instrumentos.

Para mayor información al respecto y sobre accesorios adicionales, consulte el catálogo para laboratorios SCHOTT Instruments, o bien, en el Internet.




Observación

Si Ud. necesita información más detallada o bien, detalles sobre determinadas aplicaciones, solicite en SCHOTT Instruments la documentación correspondiente:





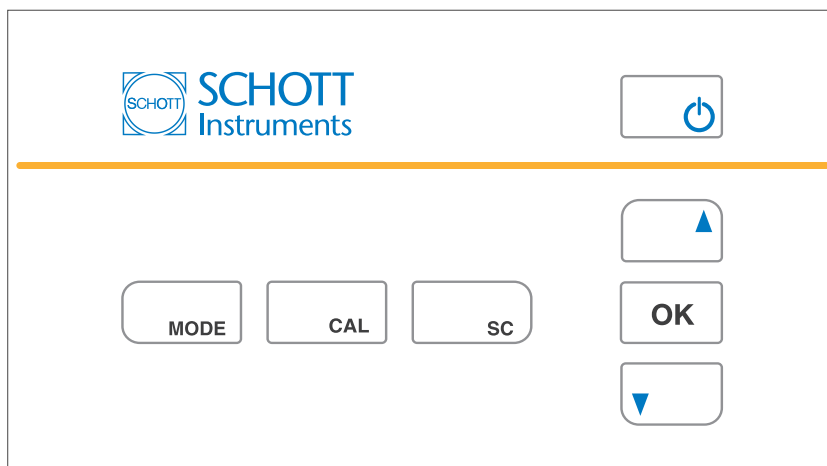


- Informes de aplicaciones
- Tablas del pH
- Hojas de datos de seguridad.

1.1 Teclado




En el presente manual las teclas están identificadas por paréntesis angulares <..> .

El símbolo de tecla (por ejemplo <OK>) significa en el manual de instrucciones una breve presión (menos de 2 segundos). Si se ha de oprimir la tecla prolongadamente (2 segundos, aprox.), se ha representado por una raya a continuación del símbolo de la tecla (por ejemplo <OK__>).

	<p><On/Off>: Conectar / desconectar el instrumento</p> <p><On/Off__>: Refijar los parámetros de calibración</p>
	<p><MODE>: Seleccionar la magnitud de medición</p> <p><MODE__>: Acceder al menú de configuración de calibración y mediciones</p>
	<p><CAL>: Activar el procedimientos de calibración</p> <p><CAL__>: Visualizar los datos de calibración</p>
	<p><SC>: Activar/desactivar el control de estabilidad</p>
	<p><▲>: Aumentar los valores, 'hojear'</p>
	<p><▼>: Disminuir los valores, 'hojear'</p>
	<p><OK>: Confirmar los ingreso efectuados</p> <p><OK__>: Abrir el menú de configuración del sistema</p>


1.2 Display

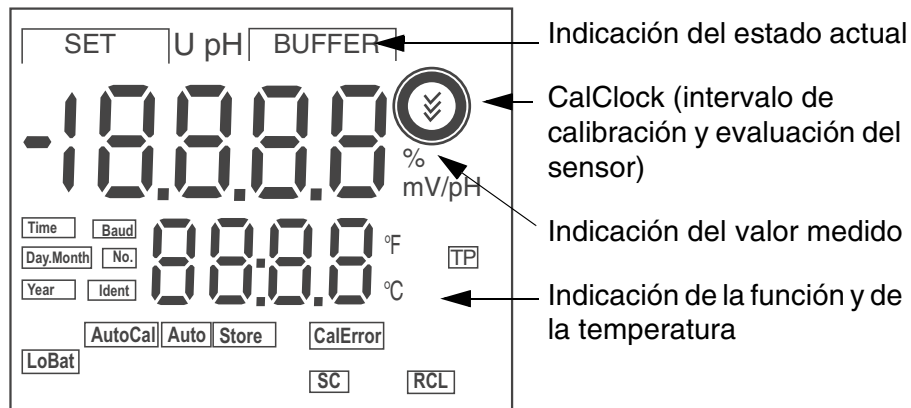

Indicación de las funciones

SET	durante la calibración: Número del juego tampón
BUFFER	durante la calibración: Número del tampón
AutoCal	calibración con reconocimiento automático del tampón
CalError	durante la calibración ha habido un error
LoBat	durante el funcionamiento con pilas: las pilas están casi agotadas
SC	el control de estabilidad está activado
TP	medición de temperatura activada

1.3 Conexiones varias

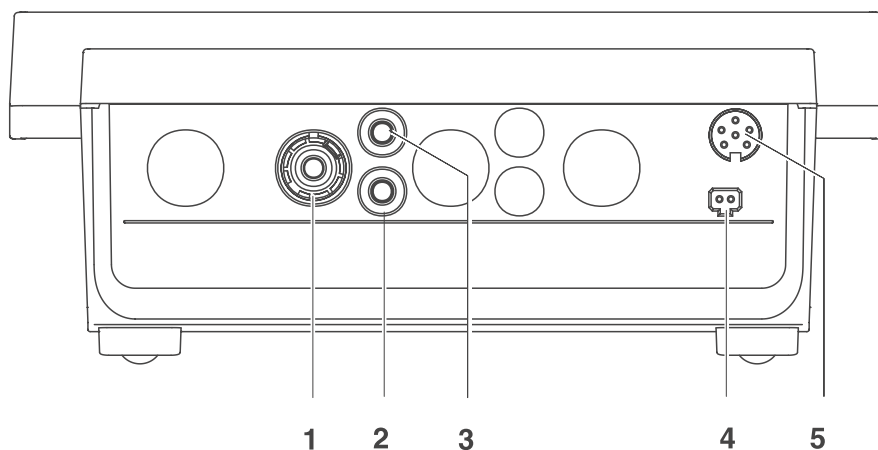

Conexiones:

1	Electrodo pH
2	Electrodo de referencia
3	Sensor térmico
4	Transformador de alimentación para conexión a la red
5	interfase de servicio



Atención

Conecte al instrumento solamente sensores que no eroguen tensiones o corrientes inadmisibles que pudieran deteriorarlo (> SELV y > circuito con limitación de corriente).

La mayoría de los sensores de tipo comercial - especialmente los sensores de SCHOTT Instruments - cumplen con estos requisitos.

2 Seguridad

Este manual contiene instrucciones fundamentales que deben ser respetadas al poner el aparato en servicio, durante su funcionamiento y al efectuar el mantenimiento. Por lo tanto, el usuario deberá leer atentamente el manual antes de comenzar con su trabajo.

El manual de instrucciones debiera estar siempre disponible en el lugar de trabajo del instrumento.

Interesados

El instrumento de medición ha sido desarrollado para labores en el laboratorio.

Por lo que suponemos que, en base a su experiencia y por su formación profesional, el usuario conoce las precauciones de seguridad a ser aplicadas al manipular con productos químicos.

Observaciones de seguridad

Las indicaciones de seguridad se reconocen en el presente manual por el símbolo de advertencia (triángulo) en el lado izquierdo. El significado (por ejemplo la palabra "Atención") identifica el grado de peligrosidad:



Advertencia

identifica aquellas indicaciones que deben ser respetadas al pie de la letra para evitar a las personas situaciones de alto peligro.



Atención

identifica observaciones de seguridad que Ud. debe respetar para evitar eventuales daños a personas y daños materiales al instrumento y cargas al medio ambiente.

Otras observaciones



Observación

identifica observaciones para llamar la atención sobre aspectos especiales.



Observación

identifica referencias a otra documentación, por ejemplo instrucciones de empleo.

2.1 Uso específico

El uso específico del aparato es únicamente la medición del valor pH y la medición de la reducción en un ambiente de laboratorio.

Tener en cuenta las especificaciones técnicas conforme al capítulo 7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (página 47). Sólo la aplicación y el empleo del aparato conforme a las instrucciones del presente manual son su uso específico.

Toda aplicación diferente a la especificada es considerada como empleo **ajeno** a la disposición.

2.2 Observaciones generales de seguridad

Este aparato ha sido construido y probado conforme a las disposiciones de seguridad IEC 1010, para instrumentos de medición electrónicos.

Ha salido de fábrica en perfecto estado, tanto técnico como de seguridad.

Función y seguridad operacional

El perfecto funcionamiento y la seguridad operacional del aparato están garantizadas únicamente si durante su empleo son respetadas las normas de seguridad normales vigentes y las instrucciones de seguridad específicas establecidas en el presente manual.

El perfecto funcionamiento y la seguridad operacional del instrumento están garantizadas únicamente si se trabaja bajo las condiciones medioambientales especificadas en el capítulo 7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (página 47).

Si se cambia la ubicación del instrumento de un ambiente cálido a un ambiente frío, pueden producirse desperfectos por condensación de la humedad del aire. En estos casos, esperar que la temperatura del instrumento se iguale a la nueva temperatura ambiente, antes de ponerlo en funcionamiento.



Atención

El instrumento debe ser abierto únicamente por un especialista autorizado por SCHOTT Instruments.

Uso del aparato sin peligro

Si es de suponer que el instrumento ya no puede ser usado sin correr peligro, hay que desconectarlo y dejarlo fuera de servicio, tomando la precaución necesaria para impedir que sea conectado inadvertidamente.

En los siguientes casos el instrumento ya no puede ser usado sin peligro:

- presenta daños ocasionados por transporte
- ha estado almacenado por un período prolongado bajo condiciones inadecuadas
- está deteriorado a simple vista
- ya no funciona como está descrito en el presente manual.

En caso de dudas, póngase en contacto con el proveedor del instrumento.

Obligaciones del usuario

El usuario del instrumento deberá tener por seguro que al tratar con sustancias peligrosas, sean aplicadas las siguientes leyes y directivas:

- Directivas de la seguridad laboral de la Comunidad Europea
- Leyes nacionales vigentes para la seguridad laboral
- Directivas de prevención contra accidentes del trabajo
- Hoja de datos de seguridad de los fabricantes de productos químicos

3 Puesta en funcionamiento

3.1 Partes incluidas

- Instrumento de medición para laboratorio Lab 850
- Transformador de alimentación para conexión a la red
- 4 pilas de 1,5 V, tipo Mignon AA
- Cubierta transparente
- Soporte con pie (S4D)
- Instrucciones de operación
-

3.2 Puesta en servicio por primera vez

Proceda de la siguiente manera:

- Conectar el instrumento
- Ajustar la fecha y la hora
- Conectar el transformador de alimentación (para el funcionamiento a través de la red).

Conectar el instrumento

- 1 Conectar el instrumento con **<On/Off>**.
En el display aparece brevemente el test del display

Ajustar la fecha y la hora

- 2 Vea la página 32.

Enchufar el transformador de alimentación



Atención

El voltaje de la red en el lugar de trabajo debe corresponder al voltaje de entrada del transformador de alimentación original (vea el página 47).



Atención

Emplee exclusivamente transformadores de alimentación originales (vea el página 47).

- | | |
|---|--|
| 3 | Enchufar el enchufe en el buje del medidor del pH. |
| 4 | Enchufar el transformador de alimentación original en un enchufe de la red que sea fácilmente accesible. |

**Observación**


Se pueden efectuar mediciones aún sin el transformador de alimentación.

3.2.1 Soporte Z865 (S4D)

El instrumento de medición puede ser aplicado en el pie, a la derecha o a la izquierda del soporte de electrodos.

- | | |
|---|---|
| 1 | Colocar la barra del soporte en el pie. |
| 2 | Fijar el instrumento en el pie. |

El instrumento montado en el soporte aparece, por ejemplo como representado en la siguiente figura:

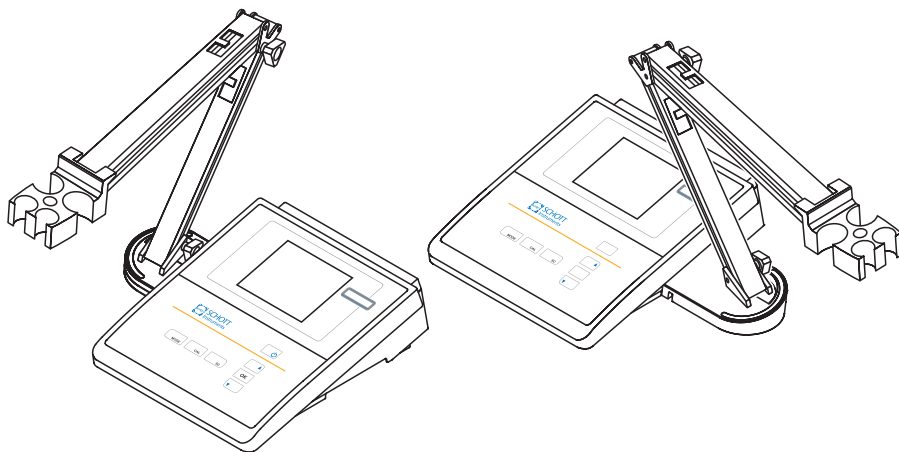

4 Operación

4.1 Conectar el instrumento

1	Colocar el medidor sobre una superficie plana e impedir que quede expuesto a la radiación solar directa y al calor intenso.
2	Presionar la tecla <On/Off>. En el display aparece brevemente el test del display. El instrumento cambia al modo de medición (indicación del valor medido).



Observación

El medidor dispone de una conexión económica, para ahorrar energía e impedir que las pilas se agoten prematuramente durante el funcionamiento con pilas.

La conexión económica desconecta el instrumento si durante un determinado intervalo no ha sido accionada tecla alguna (para ajustar el intervalo de no activación, vea la página 32).

4.2 Principio general del manejo del instrumento

En el presente capítulo Ud. obtiene información básica sobre el manejo del Lab 850.

4.2.1 Funciones diversas

El instrumento le ofrece diferentes funciones:

- Medir
El display presenta los datos de medición en la indicación del valor medido
- Calibrar
En el display aparece el transcurso de una calibración con la información correspondiente
- Configurar
En el display aparece el menú del sistema, o bien el menú correspondiente a un sensor determinado con los sub-menús, la configuración con parámetros y funciones

4.2.2 Operación

Teclas El instrumento es manejado a través de las teclas. Las teclas tienen asignadas diferentes funciones, dependiendo de la duración al ser oprimidas.

Funciones En general, la tecla ejecuta la función asignada al ser oprimida brevemente. Al ser oprimida prolongadamente, permite el acceso a un determinado menú de configuración.

Encontrándose en un menú de configuración, la configuración de su preferencia es seleccionada por medio de las teclas <▲><▼>. Para confirmar la configuración seleccionada, oprimir <OK>. Al confirmar de esta manera, finaliza la configuración actual y aparece la siguiente.

Forma de presentación En el presente manual las teclas están identificadas por paréntesis angulares <..> . El símbolo de tecla (por ejemplo <OK>) significa en el manual de instrucciones una breve presión (menos de 2 segundos). Si se ha de oprimir la tecla prolongadamente (2 segundos, aprox.), se ha representado por una raya a continuación del símbolo de la tecla (por ejemplo <OK__>).

Actividades preparativas**4.3 Medir**

Antes de comenzar con sus mediciones, lleve a cabo las siguientes actividades preparativas:

1	Conectar el electrodo al instrumento.
2	Temperar la solución tamponada o la solución de la muestra, o bien, medir la temperatura actual, si la medición va a ser realizada sin sensor térmico.
3	Calibrar el instrumento con el electrodo, o bien, verificarlo.
4	Por medio de <MODE> seleccionar la unidad de medición.

**Observación**

Los electrodos de medición del pH mal calibrados entregan resultados falseados e incorrectos. Antes de iniciar la medición, calibre siempre el sistema.

**Atención**

Si en la cadena se tienen ordenadores / computadores PC o impresoras conectadas a tierra, no se pueden efectuar mediciones en medios igualmente conectados a tierra, pues resultarían valores falseados!

La interfase RS232 no está desacoplada galvánicamente.

Sensor térmico

Ud. puede efectuar la medición con o sin sensor térmico. En el display aparece TP cuando hay conectado un sensor de temperatura.

**Observación**

El medidor del pH reconoce automáticamente el tipo del sensor térmico. Esto le permite poder conectar electrodos con NTC30, o bien, Pt1000.

Para poder obtener mediciones reproducibles del valor pH, la medición de la temperatura es obligatoria. Si la medición es efectuada sin sensor térmico, proceda de la siguiente manera:


1	Determinar la temperatura actual mediante un termómetro.
2	Con <▲><▼> asignar la temperatura.

**Observación**

Si se calibra sin sensor térmico, asignar igualmente, por medio de las teclas <▲><▼>, la temperatura actual de la solución tamponada.

4.3.1 Medir el valor pH

1	Llevar a cabo las actividades preparativas conforme a la página 19.
2	Sumergir el electrodo pH en el medio a ser medido.
3	En caso dado, hojear con <MODE> hasta que aparezca la unidad de medición <i>pH</i> en el display.

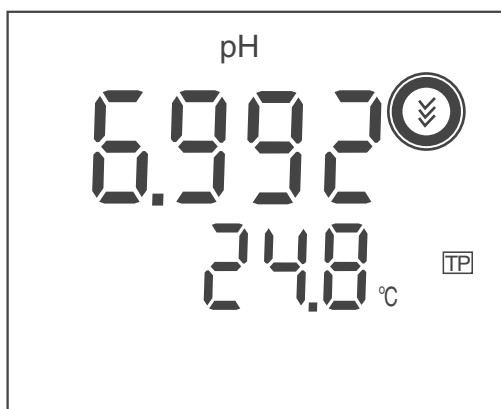

Control de estabilidad SC (control de deriva)

La función control de estabilidad (control de deriva) verifica la estabilidad de la señal de medición. La estabilidad de la señal tiene influencia primordial sobre la reproducibilidad del valor medido.

Bajo condiciones de medición idénticas valen los siguientes criterios:
Deriva en un período de 15 seg < 0,02 unidades pH.

1	En caso dado, llamar la unidad de medición pH mediante <MODE>.
2	Con <SC> activar la función control de estabilidad. En el display aparece la función SC. El valor medido actual es conservado (función hold).
3	Con <OK> iniciar la medición con control de estabilidad. La indicación SC parpadea, hasta que el sistema registra un valor medido estable. Este valor es transferido a la interfase.
4	En caso dado, iniciar la siguiente medición con control de estabilidad mediante <OK>.
5	Terminar el control de estabilidad: Presionar la tecla <MODE> o <SC>.




Observación

La medición actualmente en curso con control de estabilidad puede ser interrumpida en todo momento (registrando el valor actual), por medio de <OK>.

4.3.2 Medir el potencial Redox

El instrumento, en combinación con un electrodo Redox, puede medir el potencial redox (mV) de una solución.

1	Llevar a cabo las actividades preparativas conforme a la página 19.
2	Sumergir el electrodo Redox en el medio a ser medido.
3	En caso dado, llamar la unidad de medición U mediante <MODE>.
4	Esperar hasta que el valor medido se estabilice.

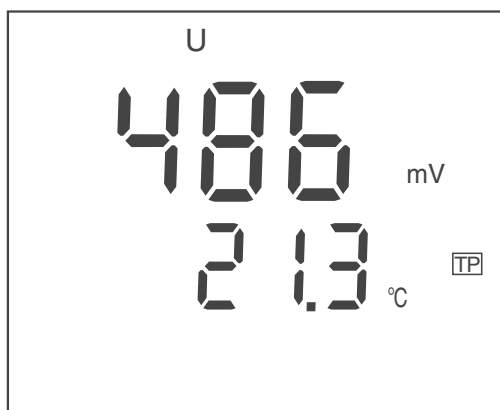

Observación

Los electrodos Redox no son calibrados. Sin embargo, Ud. puede verificar los electrodos Redox con una muestra de prueba.

4.4 Calibración

Calibración, para qué?

Los electrodos pH envejecen. Y al envejecer, cambia el punto cero (asimetría) y la pendiente del electrodo de pH. En consecuencia, el instrumento indica un valor erróneo, inexacto. Con la calibración, los valores actuales del punto cero y de la pendiente del electrodo son determinados nuevamente. Calibre su sistema a intervalos regulares. Los datos de calibración son almacenados en el instrumento.

Cuándo se debe calibrar obligadamente?

- Después de acoplar otro electrodo
- Cuando en el display parpadea el símbolo CalClock:
 - cuando ya ha transcurrido el intervalo de calibración
 - cuando ha sido interrumpido el suministro eléctrico (pilas agotadas)

Juegos tampón para la calibración

Para la calibración automática se pueden emplear los juegos de soluciones tamponadas indicados en la tabla siguiente. Los valores del pH valen para las temperaturas indicadas. La dependencia de los valores pH con respecto a la temperatura es considerada en la calibración.

Serie	Juego de soluciones tamponadas*	valores pH	a
1	tampón DIN SCHOTT Instruments según DIN 19266/NBS	1.679 4.006 6.865 9.180 12.454	25°C
2	tampón técnico SCHOTT Instruments según DIN 19267	2.000 4.010 7.000 10.011	25°C
3	Merck1*	4,000 7,000 9,000	20 °C
4	Merck2 *	1,000 6,000 8,000 13,000	20 °C
5	Merck3 *	4,660 6,880 9,220	20 °C
6	DIN 19267 *	1,090 4,650 6,790 9,230	25°C

Serie	Juego de soluciones tamponadas*	valores pH	a
7	Mettler Toledo USA *	1,679 4,003 7,002 10,013	25°C
8	Mettler Toledo TEC *	1,995 4,005 7,002 9,208	25°C
9	Fisher *	2,007 4,002 7,004 10,002	25°C
10	Fluka BS *	4,006 6,984 8,957	25°C
11	Radiometer *	1,678 4,005 7,000 9,180	25°C
12	Baker *	4,006 6,991 10,008	25°C
13	Metrohm *	3,996 7,003 8,999	25°C
14	Beckman *	4,005 7,005 10,013	25°C
15	Hamilton Duracal *	4,005 7,002 10,013	25°C
16	Precisa *	3,996 7,003 8,999	25°C

* Las marcas y nombres de los productos son marcas registradas por los respectivos propietarios y están protegidas por la ley (vea la página 55).

**Observación**

El juego tampón es seleccionado en el menú de configuración de mediciones (vea la página 34).

Puntos de calibración

Se puede calibrar con una, dos o tres soluciones tamponadas en cualquier orden (calibración de un punto, calibración de punto doble y calibración de punto triple). El instrumento determina los siguientes valores y calcula la recta de calibración de la siguiente manera:

	Valores calculados	Datos de calibración presentados en el display
1 punto	ASY	<ul style="list-style-type: none"> ● Punto cero = <i>ASY</i> ● Pendiente = pendiente Nernst (-59,16 mV/pH a 25 °C)
Punto doble	ASY SLO	<ul style="list-style-type: none"> ● Punto cero = <i>ASY</i> ● Pendiente = <i>SLO</i>
Punto triple	ASY SLO	<ul style="list-style-type: none"> ● Punto cero = <i>ASY</i> ● Pendiente = <i>SLO</i> <p>La recta de calibración es determinada por regresión lineal.</p>

**Observación**

La pendiente puede ser presentada en la unidad de medición mV/pH o bien, en %.

El punto cero puede ser presentado en la unidad de medición mV o bien, en pH.

AutoCal

es una calibración de punto doble o de punto triple, completamente automática, especialmente adecuada a las soluciones tamponadas programadas de fijo. El medidor reconoce automáticamente las soluciones tamponadas.

Control de estabilidad

La función control de estabilidad es activada automáticamente durante la calibración.

La medición actualmente en curso con control de estabilidad puede ser interrumpida en todo momento (registrando el valor actual), por medio de <OK>.

El registro de la calibración





Al finalizar la calibración, los datos de calibración son presentados en un principio como información, siendo luego almacenados.

Mostrar los datos de calibración

Ud. puede ver los datos de la última calibración en el display (vea la página 30)

Evaluación de la calibración

El instrumento evalúa automáticamente la calibración después que la misma ha sido llevada a cabo. El punto cero y la pendiente son evaluadas por separado. La evaluación con los datos más malos es tomada como base para el cálculo. La evaluación aparece en el display bajo CalClock y en el registro de calibración.

CalClock	Punto cero [mV]	Pendiente [mV/pH]
	-15 ... +15	-60,5 ... -58
	-20 ... +20	-58 ... -57
	-25 ... +25	-61 ... -60,5 o -57 ... -56
	-30 ... +30	-62 ... -61 o -56 ... -50
Limpiar el electrodo siguiendo las instrucciones de operación del sensor		
<i>CalError</i>	< -30 o bien > 30	< -62 o bien > -50
Solucionar el problema de acuerdo al capítulo 6 DIAGNÓSTICO Y CORRECCIÓN DE FALLAS (página 43)		

Actividades preparativas

1	Conectar el instrumento con <On/Off>.
2	Conectar el electrodo pH al instrumento.
3	Tener a disposición las soluciones tamponadas.
4	Temperar las soluciones y medir la temperatura actual, si la medición va a ser realizada sin sensor térmico.
5	En caso dado, asignar el juego tampón necesario a ser empleado para la calibración.

4.4.1 Intervalo de calibración (*Int.C*)

En el display aparecen el intervalo de calibración y la evaluación de la calibración como CalClock.

CalClock



El tiempo restante del intervalo de calibración es representado por el anillo segmentado alrededor de la evaluación de la calibración. Este anillo segmentado le recuerda que debe calibrar a intervalos regulares.

Luego que el intervalo de calibración ajustado (*Int.C*) ha transcurrido, el anillo externo del CalClock comienza a parpadear. Aún es posible efectuar mediciones.



Observación


Para mantener la alta exactitud de medición del sistema, calibrarlo cada vez que haya transcurrido el intervalo de calibración.

Ajustar el intervalo de calibración

El intervalo de calibración (*Int.C*) está ajustado de fábrica en 7 días (d7).

Ud. puede modificar este valor, para asignar un nuevo intervalo (1 ... 999 días):

- | | |
|---|---|
| 1 | Con <MODE __> acceder al menú 'Configuración de mediciones'. |
| 2 | Con <OK> confirmar todos los valores configurados hasta que en el display aparezca <i>Int.C</i> . |

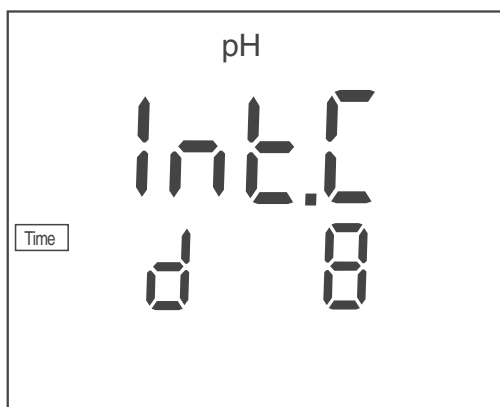

- | | |
|---|---|
| 3 | Con <▲><▼> asignar el intervalo de calibración. |
| 4 | Con <OK> confirmar la configuración. |

4.4.2 Calibración automática (AutoCal)


En este procedimiento emplee dos o tres soluciones tamponadas, en cualquier orden, del juego seleccionado.




Observación

Si Ud. emplea un sensor térmico, los pasos 2, 6 y 10 son innecesarios, obsoletos.

- | | |
|---|---|
| 1 | <p>Con <CAL> iniciar la calibración.</p> <p>En el display aparece el número del juego tampón seleccionado (SET 1 ... 16).</p> <p>El sistema solicita el primer tampón (BUFFER 1) del conjunto (SET_x).</p> |
|---|---|

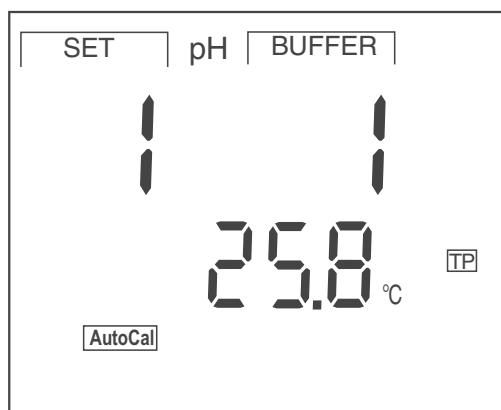

- | | |
|---|--|
| 2 | <p>En caso dado, asignar la temperatura de la solución tamponada con <▲><▼>.</p> |
| 3 | <p>Sumergir el electrodo pH en la primera solución tamponada.</p> |
| 4 | <p>Iniciar la medición con <OK>.</p> <p>En el display parpadea la indicación SC.</p> <p>En el display aparece, según la configuración, el valor nominal del pH para el tampón reconocido, o bien, el voltaje del electrodo (mV).</p> <p>En el momento en que el sistema reconoce que el valor es estable, solicita el siguiente tampón (BUFFER 2).</p> |

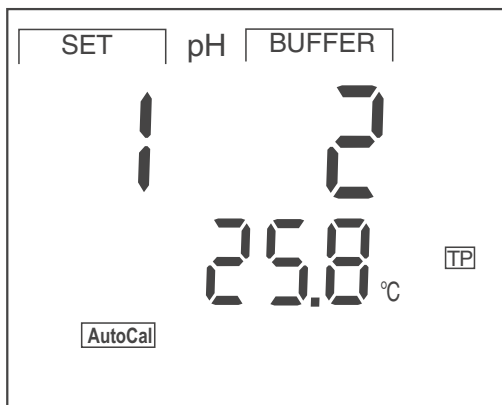


Observación

En este momento se puede interrumpir la calibración con **<MODE>**. Esto corresponde a una **calibración de un punto**. El display presenta durante 10 segundos el valor del punto cero (Asy) y a continuación, durante otros 10 segundos, el valor de la pendiente (Slo). A continuación, el instrumento cambia al modo de medición.

Continuar con la calibración de punto doble

5	Enjuagar escrupulosamente el electrodo con agua destilada.
6	En caso dado, asignar la temperatura de la segunda solución tamponada con <▲><▼> .
7	Sumergir el electrodo pH en la segunda solución tamponada.
8	<p>Iniciar la medición con <OK>.</p> <p>En el display parpadea la indicación SC.</p> <p>En el display aparece, según la configuración, el valor nominal del pH para el tampón reconocido, o bien, el voltaje del electrodo (mV).</p> <p>En el momento en que el sistema reconoce que el valor es estable, solicita el siguiente tampón (BUFFER 3).</p>

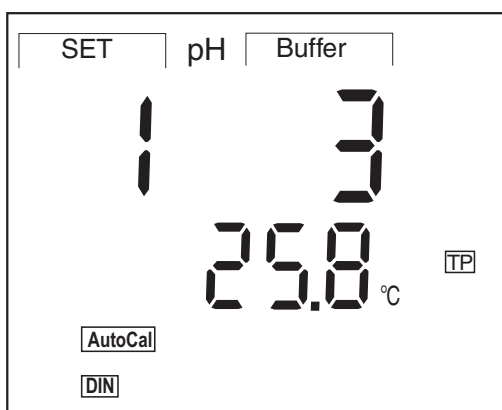



Observación

En este momento se puede interrumpir la calibración con **<MODE>**. Esto corresponde a una **calibración de punto doble**. El display presenta durante 10 segundos el valor del punto cero (ASY) y a continuación, durante otros 10 segundos, el valor de la pendiente (SLO). A continuación, el instrumento cambia al modo de medición.

Continuación de la calibración de punto triple

9	Enjuagar escrupulosamente el electrodo con agua destilada.
10	En caso dado, asignar la temperatura de la tercera solución tamponada con <▲><▼> .
11	Sumergir el electrodo pH en la tercera solución tamponada.
12	<p>Presionar la tecla <OK>.</p> <p>En el display parpadea la indicación <i>SC</i>.</p> <p>En el display aparece, según la configuración, el valor nominal del pH para el tampón reconocido, o bien, el voltaje del electrodo (mV).</p> <p>En el momento en que el sistema reconoce un valor estable, en el display aparece durante 10 segundos el valor del punto cero (ASY) y a continuación, durante otros 10 segundos, el valor de la pendiente (SLO).</p> <p>A continuación, el instrumento cambia al modo de medición.</p>



Observación

Mientras el instrumento esté indicando el punto cero en el display (ASY), podrá Ud. modificar la unidad del punto cero con **<▲><▼>**.

Mientras el instrumento esté indicando la pendiente (SLO) en el display, podrá Ud. modificar la unidad de la pendiente con **<▲><▼>**. La indicación en % se refiere a la pendiente Nernst 59,2 mV/pH a 25 °C (pendiente / pendiente Nernst determinada 100 x).

Ud. puede modificar permanentemente la unidad del punto cero y de la pendiente con la configuración de mediciones (vea la página 34).

4.4.3 Llamar los datos de calibración

- 1 Con <CAL__> visualizar los datos de calibración. Los siguientes datos aparecen consecutivamente y durante 10 segundos c/u en el display:
Fecha, punto cero, pendiente.

Durante la visualización de los datos de calibración, Ud. puede:

- Con <OK> visualizar otros datos de calibración (fecha, punto cero, pendiente)
- Con <▲><▼> cambiar la unidad del punto cero (*Asy*) (al visualizar el punto cero)
- Con <▲><▼> cambiar la unidad de la pendiente (*Slo*) (al visualizar la pendiente)

4.5 Configuración

Ud. puede modificar los parámetros a sus requerimientos personales. Realice las configuraciones a través de los siguientes menús:

- Configuración del sistema (<OK__>)
 - Intervalo de desconexión (*t.Off*)
 - Fecha (*Day.Month*)
 - Fecha (Year)
 - Hora (*Time*)
- Configuración para la calibración y la medición (<MODE__>)
 - Número del juego tampón para la calibración pH (*Set 1 ... 16*)
 - Indicación del tampón durante la calibración (valor nominal del pH, o bien, voltaje medido en mV)
 - Unidad de la pendiente (*mV/pH* o bien %)
 - Unidad del punto cero (*mV, pH*)
 - Resolución (*Hi, Lo*)
 - Unidad de temperatura (*°C / °F*)
 - Intervalo de calibración (*Int.C [0 ... 999]*)



Observación

Ud. puede abandonar todos los menús de configuración en cualquier momento por medio de <MODE>. Aquellas configuraciones modificadas y confirmadas con <OK> son archivadas en memoria.

4.5.1 Configuración del sistema

La configuración de fábrica está identificada por caracteres en negrita.

Intervalo de desconexión (<i>t.Off</i>)	10, 20, 30, 40, 50 min, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 24 h
Fecha (<i>Day.Month</i>)	cualquiera
Fecha (Year)	cualquiera
Hora (<i>Time</i>)	cualquiera


- 1 Con <OK__> acceder al menú 'Configuración del sistema'. Aparece el primer parámetro a ser configurado.

Intervalo de
desconexión (t.OFF)



- 2 Con <▲><▼> ajustar el intervalo de desconexión.
- 3 Confirmar con <OK>. En el display aparece *Day.Month*, la configuración de la fecha. Parpadea el día.

Fecha y hora

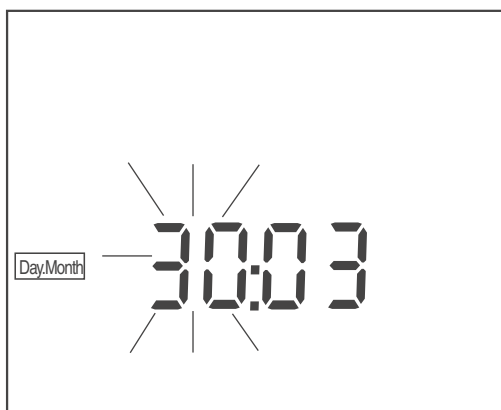

4	Mediante <▲><▼>ajustar la fecha del día.
5	Confirmar con <OK>. Parpadea el mes.
6	Mediante <▲><▼>ajustar el mes actual.
7	Confirmar con <OK>. En el display aparece <i>Year</i> , la configuración del año.
8	Con <▲><▼> ajustar el año.
9	Confirmar con <OK>. En el display aparece el ajuste de la hora. Parpadea la hora.
10	Con <▲><▼> ajustar la hora actual.
11	Confirmar con <OK>. Parpadea el minuto.
12	Con <▲><▼> ajustar el minuto actual.
13	Confirmar con <OK>. La configuración del sistema está completa. El instrumento medidor cambia al modo de medición.


4.5.2 Configuración de mediciones

Estas configuraciones se refieren a la calibración y a la medición (la configuración de fábrica está identificado por caracteres en negrita).

Número del juego tampón para la calibración pH (<i>SET</i>)	1 ... 16
Indicación durante la calibración (<i>BUFFER</i>)	pH (valor nominal del tampón), U (voltaje del electrodo)
Unidad del punto cero (<i>ASY</i>)	pH, mV
Unidad de la pendiente (<i>SLO</i>)	%, mV/pH
Unidad de temperatura (<i>Unit</i>)	°C, °F
Intervalo de calibración (<i>Int.C</i>)	0 ... 7 ... 999 d


Juego tampón para la calibración pH (*SET*)

- 1 Con **<MODE__>** acceder al menú 'Configuración de mediciones'.
En el display aparece *Set 1 ... 16*, el juego tampón configurado.

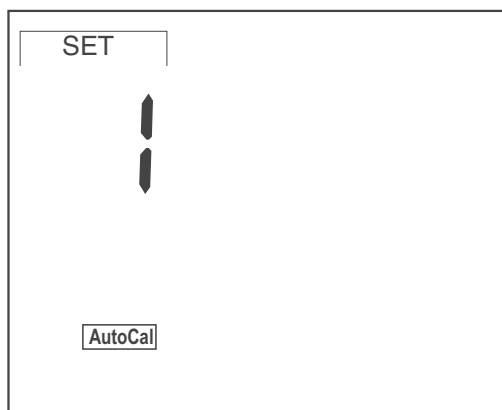


- 2 Con **<▲><▼>** seleccionar un juego tampón *Set 1 ... 16*.
- 3 Confirmar con **<OK>**.
En el display aparece *bUFF*, la configuración de la indicación durante la calibración.

Indicación durante la calibración (*bUFF*)

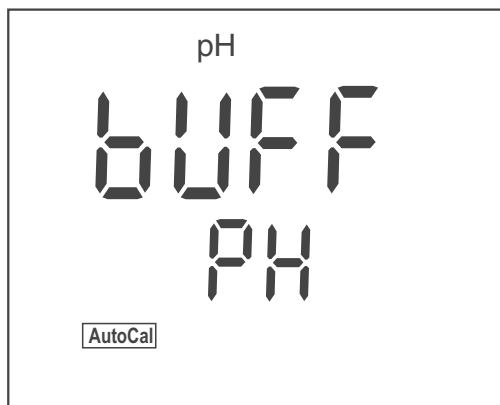


- | | |
|---|--|
| 4 | Con <▲><▼> seleccionar la indicación durante la calibración <i>pH</i> o bien <i>U</i> . |
| 5 | Confirmar con <OK>. En el display aparece <i>SLO</i> , la unidad de la pendiente (<i>mV/pH</i> o bien %). |


Unidad de la pendiente (*SLO*)

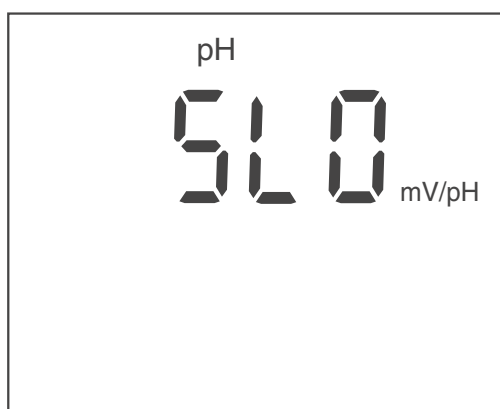

- | | |
|---|---|
| 6 | Con <▲><▼> seleccionar la unidad de la pendiente. |
| 7 | Confirmar con <OK>. En el display aparece <i>ASY</i> , la unidad del valor cero (<i>mV</i> o bien <i>pH</i>). |

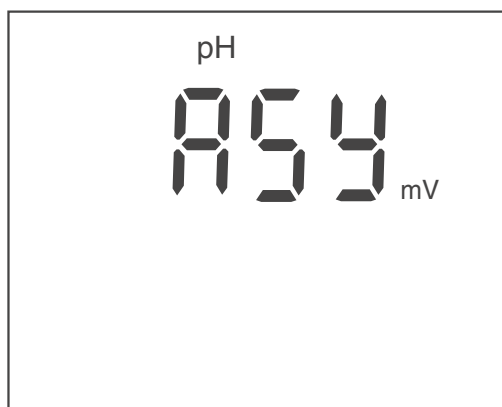**Unidad del punto cero
(ASY)**

- | | |
|---|--|
| 8 | Con <▲><▼> seleccionar la unidad del punto cero. |
| 9 | Confirmar con <OK>.
En el display aparece <i>rES</i> , la configuración de la resolución. |

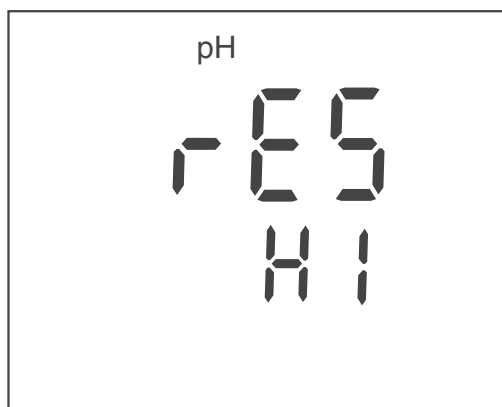**Resolución
(rES)**


- | | |
|----|--|
| 10 | Con <▲><▼> alternar entre <i>Hi</i> y <i>Lo</i> . |
| 11 | Confirmar con <OK>.
En el display aparece <i>Unit</i> , la configuración de la temperatura. |

Unidad de temperatura (Unit)



- | | |
|----|---|
| 12 | Con <▲><▼> cambiar entre °C y °F. |
| 13 | Confirmar con <OK>. En el display aparece <i>Int.C</i> , la configuración del intervalo de calibración. |

Intervalo de calibración (Int.C)

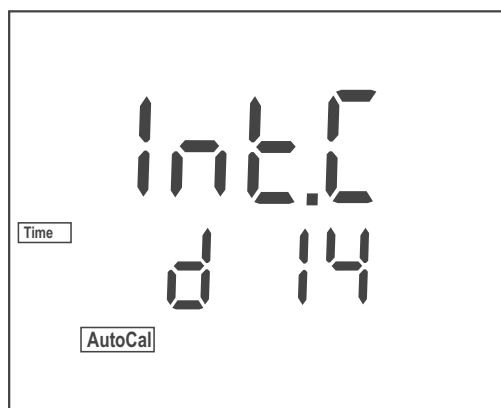

- | | |
|----|--|
| 14 | Con <▲><▼> ajustar el intervalo. |
| 15 | Confirmar con <OK>. La configuración para las mediciones está completa. El instrumento medidor cambia al modo de medición. |

4.6 Refijar (reset)

4.6.1 Refijar los parámetros de calibración

Con esta función se pueden refijar los parámetros de calibración a la configuración de fábrica. Las demás configuraciones del instrumento permanecen inalteradas.

Parámetros de calibración en configuración de fábrica

Punto cero	pH 7,000 (0 mV)
Pendiente	100 % (-59,16 mV/pH)




Observación

Después de haber refijado los parámetros, el sistema de medición ya no está calibrado. Calibre nuevamente el instrumento antes de iniciar la próxima medición.

Refijar los parámetros de calibración

- 1 Con <On/Off __> acceder al menú para refijar los parámetros de calibración.
En el display aparece *Ini.C.*

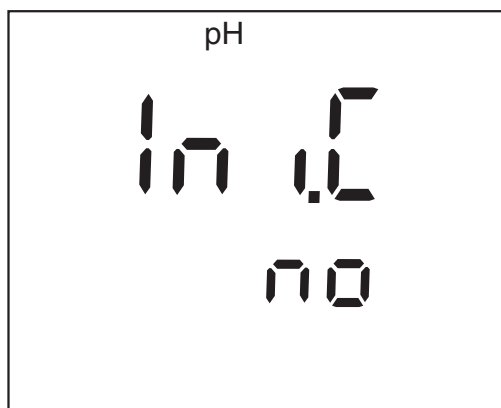

- 2 Con <▲><▼> indicar *no* o bien *YES*.
YES: Refijar los parámetros de calibración.
no: Dejar los parámetros de calibración como son.
- 3 Confirmar con <OK>.
El menú está completo finalizado.
El instrumento medidor cambia al modo de medición.

4.6.2 Refijar todas las configuraciones

Con esta función se pueden refijar todas las configuraciones, incluyendo la configuración de calibración, a los parámetros originales ajustados de fábrica. Los valores correspondientes aparecen en las páginas siguientes:

Valores de calibración	página 38
Configuración del sistema	página 32
Configuración de mediciones	página 34

Refijar las configuraciones del instrumento

1	Conectar el instrumento con <On/Off> . En el display aparece brevemente el test del display.
2	Durante el test del display, con <MODE> acceder al menú para refijar las configuraciones del instrumento. En el display aparece <i>Init</i> .



3	Con <▲><▼> indicar <i>no</i> o bien <i>YES</i> . <i>YES</i> : Refijar las configuraciones del instrumento. <i>no</i> : Dejar las configuraciones como son.
4	Confirmar con <OK> . El menú está completo finalizado. El instrumento medidor cambia al modo de medición.



Observación

Después de haber refijado los parámetros, el sistema de medición ya no está calibrado. Calibre nuevamente el instrumento antes de iniciar la próxima medición.

5 Mantenimiento, limpieza, eliminación de materiales residuales

5.1 Mantenimiento

El mantenimiento se limita al cambio de las pilas.




Observación

Atenerse a las instrucciones de operación correspondientes para efectuar el mantenimiento de los electrodos.

5.1.1 Cambiar las pilas

1	Abrir el compartimento de pilas (1) en la parte inferior del aparato.
2	Sacar las cuatro pilas del compartimento.
3	Colocar cuatro pilas nuevas (tipo Mignon AA) en el compartimento.
4	Cerrar el compartimento (1). En el display parpadea la fecha (día).
5	Ajustar la fecha y la hora de acuerdo al página 32.

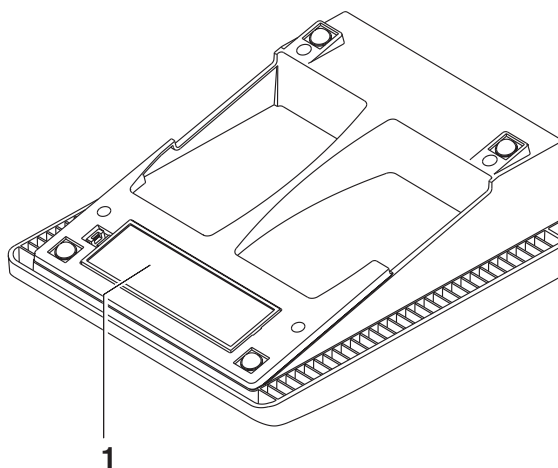

Atención

Al colocar las pilas, prestar atención a la polaridad correcta. Los signos \pm del compartimento de pilas debe coincidir con los signos \pm de cada pila.

Emplee exclusivamente pilas alcalinas al manganeso, herméticas, que no se vacíen.

5.2 Limpieza

Limpiar el instrumento de vez en cuando con un paño húmedo, sin pelusas. En caso necesario, desinfectar la caja del instrumento con alcohol isopropílico.



Atención

La caja es de material sintético (ABS). Evite, por lo tanto, el contacto con acetona y detergentes o productos similares que contengan disolventes. Elimine inmediatamente las salpicaduras de acetona y disolventes similares.

5.3 Embalaje

El instrumento es suministrado dentro de un empaque protector de transporte.

Recomendamos: guarde el material de embalaje. El embalaje original protege el instrumento contra eventuales daños durante el transporte.

5.4 Eliminación de materiales residuales

Pilas

Esta observación se refiere a la reglamentación estatal vigente en la República Federal de Alemania sobre pilas, baterías y acumuladores. Rogamos a nuestros clientes en otros países respetar en forma análoga las disposiciones legales vigentes.



Observación

Este instrumento contiene pilas. Las pilas agotadas deben ser eliminadas / desaprovechadas en los lugares establecidos para esta finalidad, o en los locales de venta.

EL desaprovechamiento en la basura doméstica es ilegal.

6 Diagnóstico y corrección de fallas

Error indicado <i>Err1</i>	Causa probable	Solución del problema
	Electrodo pH:	
	– valor medido fuera del rango de medición	– emplear un electrodo adecuado
	– hay una burbuja de aire delante del diafragma	– eliminar la burbuja
	– hay aire en el diafragma	– succionar el aire o mojar el diafragma
	– el cable está deteriorado	– cambiar el electrodo
	– el gel electrolítico se ha secado	– cambiar el electrodo
Error indicado <i>Err2</i>	Causa probable	Solución del problema
	– no se ha conectado ningún electrodo	– conectar el electrodo
	– el tiempo ajustado durante la calibración es muy largo	– en caso dado, temperar – calibrar nuevamente
Error indicado <i>Err4</i>	Causa probable	Solución del problema
	– La temperatura durante la calibración es inestable.	– en caso dado, temperar – calibrar nuevamente
Error indicado <i>CalError</i>	Causa probable	Solución del problema
	Electrodo pH:	
	– los valores determinados para el punto cero y la pendiente del electrodo se encuentran fuera de los límites permitidos.	– calibrar nuevamente
	– el diafragma está sucio	– limpiar el diafragma
	– electrodo quebrado	– cambiar el electrodo
	Soluciones tamponadas:	

	Causa probable	Solución del problema
	– soluciones tamponadas equivocadas	– cambiar el procedimientos de calibración
	– soluciones tamponadas son muy viejas	– emplear sólo una vez; prestar atención a la caducidad
	– las soluciones tamponadas están agotadas	– cambiar las soluciones
El valor medido no es estable	Causa probable	Solución del problema
	Electrodo pH:	
	– el diafragma está sucio	– limpiar el diafragma
	– la membrana está sucia	– limpiar la membrana
	Muestra de medición:	
	– el valor pH no es estable	– en caso dado, medir con exclusión del aire
	– la temperatura es inestable	– en caso dado, temperar
	Electrodo + muestra de medición:	
	– conductibilidad muy baja	– emplear un electrodo adecuado
	– temperatura muy alta	– emplear un electrodo adecuado
	– líquidos orgánicos	– emplear un electrodo adecuado
	CalClock ha caducado	Causa probable
– el intervalo de calibración está sobrepasado		– calibrar nuevamente el sistema de medición

Indicación LoBat	Causa probable	Solución del problema
	<ul style="list-style-type: none"> – las pilas están casi agotadas 	<ul style="list-style-type: none"> – Cambiar las pilas (vea la página 41)
Valores medidos evidentemente falsos	Causa probable	Solución del problema
	Electrodo pH:	
	<ul style="list-style-type: none"> – el electrodo pH es inadecuado 	<ul style="list-style-type: none"> – emplear un electrodo adecuado
	<ul style="list-style-type: none"> – diferencia excesiva entre las temperaturas de la solución tamponada y de la muestra de medición 	<ul style="list-style-type: none"> – temperar la solución que corresponda
	<ul style="list-style-type: none"> – el procedimiento de medición es inapropiado 	<ul style="list-style-type: none"> – tener en cuenta los procedimientos especiales
El aparato no reacciona a las teclas	Causa probable	Solución del problema
	<ul style="list-style-type: none"> – el estado operativo del sistema no está definido o la carga CEM es inadmisible 	<ul style="list-style-type: none"> – reset del procesador: oprimir la tecla <SC> y conectar el instrumento
Ud. desea saber la versión del software de su instrumento	Causa probable	Solución del problema
	<ul style="list-style-type: none"> – por ejemplo, a solicitud del departamento de servicio 	<ul style="list-style-type: none"> – Conectar el instrumento; durante el test del display, con <OK> visualizar la versión del software.

7 Especificaciones técnicas

7.1 Datos generales

Dimensiones	aprox. 240 x 190 x 80 mm	
Peso	aprox. 1,0 kg (sin transformador de alimentación, sin soporte)	
Diseño mecánico	tipo de protección	IP 43
Seguridad eléctrica	clase de protección	III
Marca de tipificación	cETLus	
Condiciones medioambientales	de almacenamiento	- 25 °C ... + 65 °C
	de funcionamiento	0 °C ... + 55 °C
	clase climática	2
Suministro eléctrico	pilas	4 x 1,5 V pilas alcalinas al manganeso Tipo AA
	vida útil	aprox. 1000 horas de servicio
	transformador de alimentación (cargador)	FRIWO FW7555M/09, 15.1432.500-00 Friwo Part. No. 1883259 Input: 100 ... 240 V ~ / 50 ... 60 Hz / 400 mA Output: 9 V = / 1,5 A conexión de sobretensión máxima según categoría II Enchufe primario es parte de las partes incluidas: Europa, Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia.
	Interfase de servicio	Esta interfase sólo es adecuada para el servicio y mantenimiento.
	cuota de transmisión (en baud)	4800 baud
	Tipo	RS232, bidireccional
	bits de datos	8
	bits de parada	2
	paridad	sin (none)
	handshake	RTS/CTS+Xon/Xoff

Traducción de la versión legal alemana

Edición 30 de Octubre 2005

**Directivas y normas
aplicadas**

CEM	Directiva de la Comunidad Europea 89/336/CE EN 61326 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 FCC Class A
clase de seguridad	Directiva de la Comunidad Europea 73/23/ EWG EN 61010-1 ANSI/UL 61010-1 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1
clase climática	VDI/VDE 3540
tipo de protección IP	EN 60529

7.2 Rangos de medición, resolución, exactitud

Rangos de medición, y resoluciones	Dimensión	Rango de medición	Resolución
pH		- 2,000 ... + 19,999	0,001
		- 2,00 ... + 19,99	0,01
U [mV]		- 999,9 ... + 999,9	0,1
		- 2000 ... + 2000	1
T [°C]		- 5,0 ... + 120,0	0,1
T [°F]		+ 23,0 ... + 248,0	0,1

Ingreso manual de la temperatura	Dimensión	Rango	paso
T _{manual} [°C]		- 25 ... + 125	1
T _{manual} [°F]		- 13 ... + 257	1

Exactitudes (± 1 dígito)	Dimensión	Exactitud	Temperatura del medio a medir
pH / rango *			
	- 2,000 ... + 19,999	± 0,005	+ 15 °C ... + 35 °C
	- 2,00 ... + 19,99	± 0,01	+ 15 °C ... + 35 °C
U [mV] / rango			
	- 999,9 ... + 999,9	± 0,3	+ 15 °C ... + 35 °C
	- 2000 ... + 2000	± 1	+ 15 °C ... + 35 °C
T [°C] / sensor térmico			
	NTC 30	± 0,1	
	PT 1000	± 0,3	

* en el caso de mediciones en el rango de ± 2 pH alrededor de un punto de calibración



Observación

Las tolerancias indicadas aquí se refieren exclusivamente al instrumento. Deberán ser consideradas además las tolerancias de los electrodos y de las soluciones tampón.

Traducción de la versión legal alemana

Edición 30 de Octubre 2005

8 Indices

Este capítulo ofrece información adicional y ayudas de orientación.

Abreviaciones

El índice de abreviaciones explica la información que aparece en el display y las abreviaciones empleadas en el instrumento medidor.

Terminología específica

El glosario explica brevemente el significado de determinados términos especiales. No se explican aquellos términos que debieran ser conocidos al usuario familiarizado con el tema.

Marcas empleadas

En el índice aparecen las marcas empleadas en el presente manual, y sus propietarios.

Índice alfabético

El índice alfabético le ayuda a encontrar rápidamente un determinado tema.

Indice de abreviaciones

°C	Unidad para medir la temperatura en °Celsius
°F	Unidad para medir la temperatura en °Fahrenheit
ASY	Punto cero (asimetría)
AutoCal	Calibración automática con un juego tampón seleccionado
Cal	Calibración
CalError	Indicación de error (vea el capítulo DIAGNÓSTICO Y CORRECCIÓN DE FALLAS)
Err1	Overflow se ha sobrepasado el rango de indicación del instrumento
Err2, Err4	Indicación de error (vea el capítulo DIAGNÓSTICO Y CORRECCIÓN DE FALLAS)
InI	Inicializar, refijar reajustar determinadas funciones básicas a los valores de fábrica
LoBat	Low Battery (las baterías están casi completamente agotadas)
mV	Unidad para medir la tensión
mV/pH	Unidad de la pendiente del electrodo
pH	Valor pH
S	Valor de la pendiente
SC	Control de estabilidad (control de deriva)
SELV	Safety Extra Low Voltage bajo voltaje de seguridad
SLO	Slope (pendiente durante la calibración)
TP	Temperature Probe la medición de la temperatura está activa

Glosario

Asimetría	vea el punto cero
Resolución	La diferencia más pequeña entre dos valores de medición todavía representable por la indicación de un instrumento de medición.
AutoRange	Término que indica la selección automática del rango de medición.
Diafragma	El diafragma es un cuerpo poroso en la carcasa de los electrodos de referencia, o bien, de los puentes electrolíticos. Establece el contacto electrolítico entre dos soluciones y dificulta el intercambio del electrolito. La denominación 'diafragma' se emplea además para conversiones al vacío y sin diafragma.
Ajuste	Intervenir de tal manera en un equipo de medición que la magnitud de salida (por ejemplo la indicación) difiera lo menos posible del valor correcto o del valor considerado correcto, de tal manera que las desviaciones permanezcan dentro de los márgenes de error.
Calibración	Comparación de una magnitud de salida de un equipo de medición (por ejemplo la indicación) con el valor correcto o con un valor considerado correcto. Con frecuencia este término también es empleado cuando el equipo de medición es ajustado simultáneamente (consultar Ajuste).
Tensión del electrodo	La tensión del electrodo U es la tensión medible de un electrodo dentro de una solución. Es igual a la sumatoria de todas las tensiones galvánicas del electrodo. Su dependencia del pH determina la función del electrodo, caracterizada por los parámetros pendiente y punto cero.
Magnitud de medición	El parámetro es una magnitud física, registrada mediante una medición, por ejemplo el pH, la conductibilidad o la concentración de oxígeno.
Muestra de medición	Término empleado para una muestra lista a ser sometida a medición. Una muestra de medición es obtenida generalmente de una muestra para análisis (muestra patrón) previamente acondicionada. La muestra de medición y la muestra para análisis son idénticas cuando no se ha realizado ningún tipo de acondicionamiento.
Valor medido	El valor medido es el valor específico a ser determinado por medición del parámetro. Es indicado a manera de producto, compuesto por un valor numérico y una unidad (por ejemplo 3 m; 0,5 s; 5,2 A; 373,15 K).
Molalidad	La molalidad es la cantidad (en mol) de una materia disuelta en 1000 g de disolvente.
Punto cero	El punto cero de un electrodo pH es aquel valor pH, en el que la tensión del electrodo adopta el valor cero a una temperatura dada. Si no está especificado de otra manera, esto es aplicable a 25 °C.

Valor pH	El pH es una medida que determina el efecto ácido o alcalino de una solución acuosa. Corresponde al logaritmo decádico negativo de la actividad molal de iones de hidrógeno dividido por la unidad de la molalidad. El valor pH práctico es el valor obtenido en una medición del pH.
Potenciometría	Denominación de una técnica de medición. La señal del electrodo empleado, que depende del parámetro, es la tensión eléctrica. La corriente eléctrica permanece constante.
Potencial Redox	El potencial Redox es originado por sustancias disueltas en agua que son oxidadas o reducidas, siempre y cuando estas sustancias sean efectivas en la superficie de un electrodo (por ejemplo de oro o platino).
Reset	Restablecimiento al estado inicial de la configuración de un sistema o dispositivo de medición. Conocido también como reiniciar y/o refijar
Control de estabilidad	Función para el control de la estabilidad del valor medido.
Solución estándar	La solución estándar es una solución cuyo valor medido es conocido por definición. Es empleada para la calibración de un equipo de medición.
Pendiente	Es la pendiente de una función lineal de calibración.

Marcas empleadas

Marca	Propietario de la marca
Merck	Merck KGaA
Mettler Toledo	Mettler-Toledo
Fisher	Fisher Scientific Company
Fluka	Fluka AG
Radiometer	Radiometer
Baker	Mallinckrodt Baker, Inc.
Metrohm	Metrohm AG
Beckman	Beckman Instruments, Inc.
Hamilton	Hamilton Company Corporation
Precisa	Precisa Instruments AG
Windows	Microsoft Corporation

Indice alfabético**A**

Actualización del firmware	59
Ajustar la cuota de transmisión	32
Ajustar la fecha	15, 32
Ajustar la hora	15, 32
Asignar la resolución	34, 35, 36
AutoCal	27
AutoRead	20

C

Calibración	22
Calibración de punto	24
Calibración de punto doble	29
Calibración de un punto	28
Compartimento de pilas	41
Conexión económica	17
Conexiones varias	10
Control de deriva	20

D

Display	9
---------	---

E

Electrodo Redox	21
Enchufar el transformador de alimentación	15
Error indicado	43
Evaluación de la calibración pH	25
Exactitud de medición	26

I

Intervalo de calibración	26
--------------------------	----

J

Juegos tampón pH	22
------------------	----

L

LoBat	45
Lugar de colocación	17

M

Medidas de seguridad	11
----------------------	----

P

Partes incluidas	15
------------------	----

Pendiente pH	22, 29
Potencial Redox	21
Puesta en servicio por primera vez	15
Punto cero del electrodo pH	22, 29
Puntos de calibración pH	24

R

Refijar	
Todas las configuraciones	39
Valores de calibración	38
Reset	38

S

Seguridad	11
Seguridad operacional	12
Sensor térmico	19

T

Teclas	8
--------	---

U

Uso específico	12
----------------	----

Apéndice Actualización del firmware

Información general

Mediante el programa Update_Labxxx_MxxxP puede Ud. actualizar el firmware de su Lab 850 a la versión más reciente, por medio de un computador / ordenador PC.

Para la actualización necesita Ud.:

- una interfase RS232 libre en su ordenador / computador PC
- el cable RS232, Z390.

Instalación del programa

Mediante el programa de instalación "Install_Update_Labxxx_MxxxP_Vx_yy_English.exe" instala Ud. en su computador PC el programa para la actualización del firmware.

Inicio del programa

Iniciar el programa Update_Labxxx_MxxxP desde el menú inicial de Windows.

A través del menú 'idioma' puede Ud. asignar el idioma de su preferencia.

Actualización del firmware

Proceda de la siguiente manera:

1	Conecte el Lab 850 con una interfase serial (puerto COM) de su computador / ordenador PC, por medio del cable Z390.
2	Asegúrese que el Lab 850 esté conectado.
3	Para iniciar el programa de actualización, haga clic en el botón OK. El programa reconoce automáticamente la interfase empleada.
4	Prosiga de acuerdo a las instrucciones del programa. En el transcurso del programa aparece la información correspondiente y la indicación del progreso (en %). La actualización puede demorar hasta 2 minutos. Una vez que la instalación de la nueva versión ha terminado con éxito, aparece un aviso. La actualización ha terminado.
5	Desconecte el aparato de su ordenador / computador PC. El aparato está en condiciones de funcionamiento.

En la imagen inicial, al apagar el aparato, puede verificar si éste ha adoptado el nuevo software (vea la página 45).

SCHOTT Instruments GmbH
Postfach 2443
D-55014 Mainz
Hattenbergstr. 10
D-55122 Mainz

Telefon +49 (0) 61 31/66 5111
Telefax +49 (0) 61 31/66 5001
Internet: www.schottinstruments.com

